

# AS WINTHER, MURR & BRAND

Füüsika õppesõnade koolidele  
Alalisvoolu ampermeeter  
Juhend

PEDAGOOGIKA  
ARHIIVMUUSEUM  
FOND E 532 10

## Üldist.

Õppesõnade ampermeeter on kasutatav koolis laboratoorsete tööde läbiviimisel ja uurimustööde teostamisel. Ampermeetriga on võimalik mõõta juhte läbivat elektri voolu. Kasutamiseks põhi- ja keskkooli astmes demonstratsioonikatsetes ja õpilaste poolt läbiviidavates eksperimentides.

## Rühm.


Ampermeeter on valmistatud plastist kestast, milles asub vooluteriist ja šuntakisti. Ampermeetri alaosas asuvad klemmid ühendusjuhtmete ühendamiseks.

## Tehnilised andmed.

Mõõtepiirkond 0...2 A

Vähim skaala jaotus 0,05 A

## Ühendusskeem.

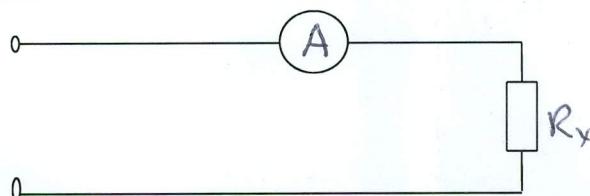

Ampermeeter ühendatakse skeemi jadamisi (vt skeem).

## Tähtis.

1. Ampermeetrit tuleb hoida mehaaniliste vigastuste ja kukkumiste eest.
2. Ampermeetri skeemi ühendamisel tuleb järgida ampermeetri vooluringi ühendamise põhimõtet (jadamisi tarbijaga, vt skeemi).
3. Ampermeetriga mõõdetav maksimaalne vool ei tohi ületada 2 amprit.
4. Ampermeetri skeemi ühendamisel jälgige polaarsust: ampermeetri positiivne klemm peab jõudma läbi vooluringi vooluallika positiivse klemmini ja negatiivne negatiivse klemmini. Ampermeetri vale ühendamine vooluringi põhjustab ampermeetri purunemise.

## Garantii.

Tootele kehtiv garantiaeg on 2 aastat toote soetamise kuupäevast alates. Garantii kehtib tootele juhul kui toodet on kasutatud vastavalt juhendile. Garantii ei kehti ostja poolt tootele tekitatud mehaaniliste vigastuste korral (kukkumine, muljumine, kriipimine jne).